



INSTRUKCJA - LLP - 230

PN-EN ISO 21528 -1:2005

LLP 230

POŻYWKA NAMNAŻAJĄCA: ZBUFOROWANY BULION Z ZIELENIĄ BRYLANTOWĄ, ŻÓŁCIĄ I GLUKOZĄ (BULION EE)

Zawartość opakowania rozpuścić w **250 ml** gorącej wody dejonizowanej.

Ustalić pH tak, aby po sterylizacji wynosiło $7,2 \pm 0,2$ w temperaturze $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

Pożywkę rozlać po 10 ml do sterylnych probówek. Wyjaławiać w bieżącej parze wodnej przez 25 minut.

Nie autoklawować! Następnie niezwłocznie pożywkę schłodzić.

Naważka: 10,87 g



Lablacta E. Sędrowska J.Toński Sp.J.
ul.15 Dywizji 4; 10-165 OLSZTYN
tel. +48 (89) 651 27 00,
e mail: biuro@lablacta.pl